

طرز کار دستگاه انکوباتور دیجیتال

- ۱- دستگاه را در جای مسطح و خشک بر روی میز مناسب قرار دهید.
- ۲- کابل دستگاه را به سوکت پشت دستگاه وصل نموده و آن را محکم فشار دهید تا درجای خود محکم گردد و سمت دیگر آن را حتماً به پریز ارت دار وصل نمایید. (از اتصال به سیم سیار و سه راهی و ... خودداری نمایید).
- ۳- کلید پاور دستگاه را روشن کنید.



- ۴- دمای مورد نظر را توسط ترموستات تنظیم نمایید.
- ۵- نمایشگر دیجیتال دمای داخل دستگاه را نمایش می دهد.
- ۶- خاموش و روشن شدن سیگنالهای سبز و قرمز نشان دهنده رسیدن دمای دستگاه به محدوده مورد نظر بوده و معنی اتمام کار دستگاه نمی باشد.

نکات ایمنی

- * جهت خنک شدن دستگاه از باز گذاشتن درب جداً خودداری نمایید.
- * از محکم شدن کابل در محل سوکت مطمئن شوید، زیرا سبب جرقه زدن و ذوب شدن کابل شده و امکان آتش سوزی دارد.
- * از ریختن مایعات در کف دستگاه جداً خودداری نمایید.